


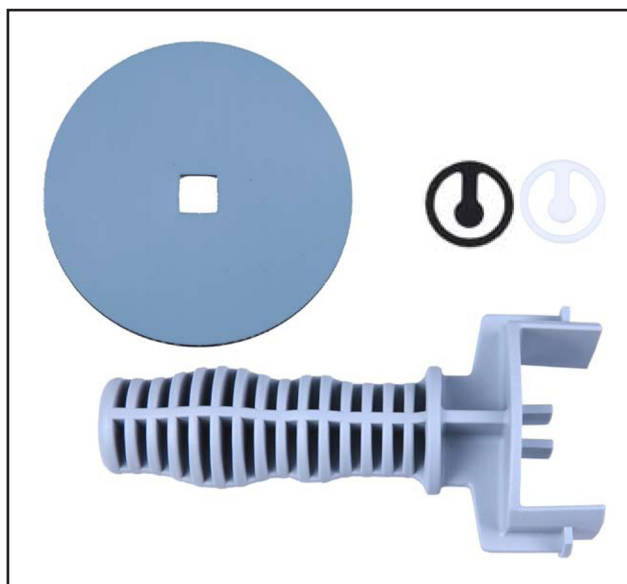

D

GB

F

Hinweis zum Dichtungssatz BVC professional / BVC control

Hinweise zum Membran- und Ventilwechsel in der Betriebsanleitung lesen und beachten!

Gerät vor Beginn der Wartungsarbeiten ausschalten und vom Netz trennen!

Löst der **Füllstandssensor des BVC professional / BVC Professional G** nach dem Membran- und Ventilwechsel aus, obwohl die Flasche weniger als zu 3/4 voll ist (Fehlalarm), muss ein Abgleich durchgeführt werden. Anleitung: Siehe „Abgleich des Füllstandssensors auf eine neue Flasche oder bei Fehlalarm“ in der Betriebsanleitung oder „Anleitung zum Abgleich des Füllstandssensors“ auf www.vacuubrand.com (BVC professional / G).

Notes regarding the set of seals BVC professional / BVC control

Comply with all instructions regarding the replacement of diaphragms and valves listed in the operation manual.

Before starting maintenance switch off the device and separate it from mains!

In case of alarm of the **liquid level sensor of the BVC professional / BVC Professional G** although the bottle is less than 3/4 full (false alarm) after replacing diaphragms and valves perform an adjustment of the level sensor. Instructions: See section “Adjustment of the level sensor due to a new bottle or false alarm” in the instructions for use or “Instructions for adjustment of the liquid level sensor” on www.vacuubrand.com (BVC professional / G).

Remarques concernant le lot de rechange BVC professional / BVC control

Lisez et observez les notes concernant le remplacement des membranes et des clapets dans le mode d'emploi.

Avant de commencer la maintenance, mettez le dispositif hors circuit et débranchez le cordon secteur!

En cas d'une alerte alors que le flacon n'est pas plein environ 3/4 (fausse alerte) après un remplacement des membranes et des clapets, ajustez le **capteur de niveau de BVC professional / BVC Professional G**. Instruction: Voir section «L'ajustement du capteur de niveau relatif au flacon ou à cause d'une fausse alerte» dans le mode d'emploi ou «Instruction d'ajustement le capteur de niveau de liquide» sur www.vacuubrand.com (BVC professional / G).

VACUUBRAND GMBH + CO KG
-Vakuumtechnik im System-
-Technology for Vacuum Systems-
-Technologie du vide-

© 2018 VACUUBRAND GMBH + CO KG Printed in Germany

Alfred-Zippe-Str. 4 - 97877 Wertheim
T +49 9342 808-0
F +49 9342 808-5555
E-Mail: info@vacuubrand.com
Web: www.vacuubrand.com

vacuubrand

20999274 / 01/07/2018

